

Solución de almacenamiento electrodos 500mL

SKU: HI 70300L



RESUMEN


HI70300L es una solución de almacenamiento preparada con productos químicos de grado reactivo que se puede utilizar para garantizar un rendimiento óptimo de sus electrodos de pH y ORP. Es necesario almacenar un electrodo de pH en una solución para mantener hidratada la membrana de vidrio del electrodo de pH. Lo ideal sería utilizar una solución de almacenamiento; Nunca guarde un electrodo en agua destilada desionizada. La solución de almacenamiento de Hanna Instruments está formulada específicamente para minimizar el crecimiento microbiano y evitar cualquier efecto de difusión/osmótico al almacenar una sonda en una solución con el electrolito de referencia interno altamente concentrado. Almacenar sus electrodos de pH y/u ORP en una solución de almacenamiento también mantendrá la unión limpia. Mantener la capa hidratada y la unión clara ayudará a garantizar una medición rápida y confiable. En el caso de limpiar su electrodo de pH en una de nuestras soluciones de limpieza, recomendamos remojar el electrodo en la solución de almacenamiento HI70300L durante al menos una hora antes de tomar mediciones.

- Formulación especial para minimizar el crecimiento microbiano y los efectos osmóticos/difusión entre la solución y el electrolito de referencia interno.
- Fabricado específicamente para electrodos de pH y ORP.
- Fecha de vencimiento y número de lote claramente marcados.

DESCRIPCIÓN

Solución de Almacenamiento para Electrodos HI70300L

HI70300L es una solución que se utiliza para almacenar su electrodo de pH. Para garantizar un tiempo de respuesta óptimo, la punta de vidrio del sensor y la unión de referencia del electrodo de pH deben mantenerse húmedos. Nunca permita que se sequen cuando no estén en uso. Colocar el electrodo en un vaso pequeño lleno de solución de almacenamiento o reemplazar la solución en la tapa protectora es una forma adecuada de almacenarlo. Además, debe usarse para rehidratar el electrodo después de un procedimiento de limpieza, remojándolo durante al menos una hora antes de tomar mediciones.

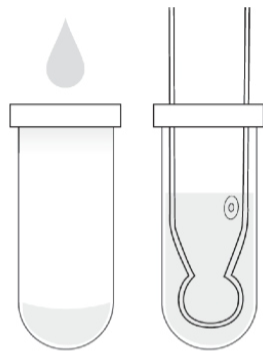

Solución de almacenamiento HI70300L

*** Nunca almacene electrodos de pH u ORP en agua destilada o desionizada. Hacerlo acortará la vida útil del sensor.**

Características Destacadas

- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad y frescura.
- Cada botella marcada con número de lote y fecha de vencimiento.
- Caducidad de 5 años desde la fabricación para botellas sin abrir.

CARACTERÍSTICAS

Descripción	Solución de almacenamiento de electrodos
Empaque	Frascos
Tamaño	500 mL
Cantidad	1
Certificado de análisis	No